
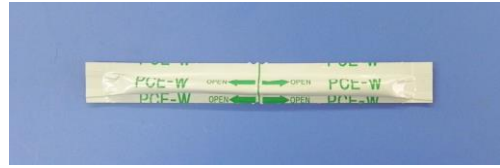




プロチェック E-W(オールアルミ) 使用方法の一例

※ 1本で2箇所の検査ができます！


① プロチェック E-W(オールアルミ)を切り離します。

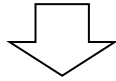


② 袋の真ん中(左右)に、手で切り込みを入れます。

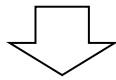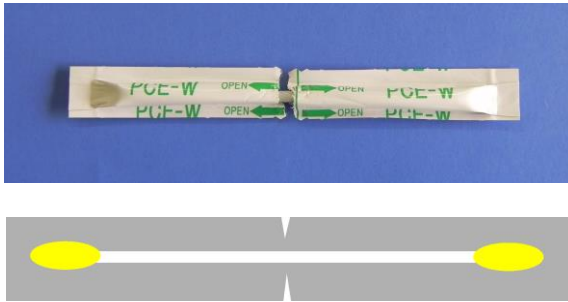




③ 片側を強く抑え、もう一方の端を強く引っ張ると綿棒が露出します。

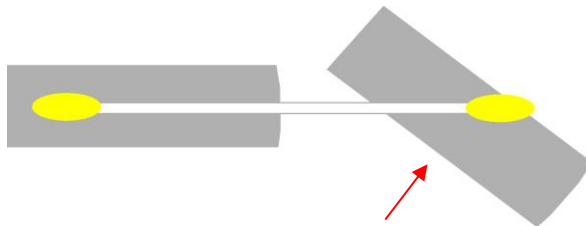




※この袋は捨てないで下さい！
後で有効に使用します。

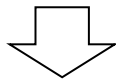


④ この状態で、検査ヶ所の表面を強くこすりつけます。

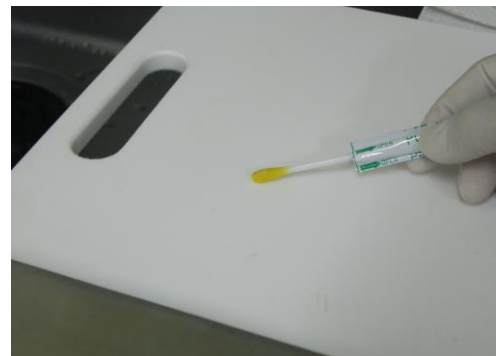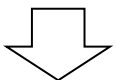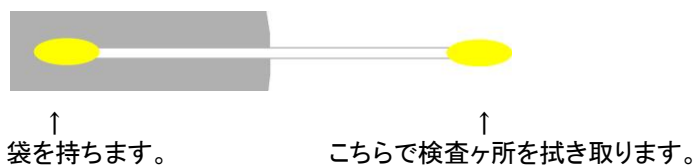


⑤ 検査ヶ所を綿球で強くふき取ります。

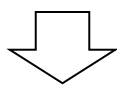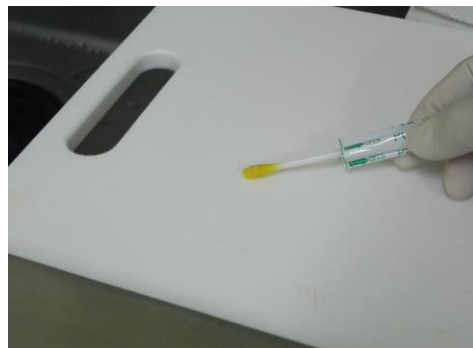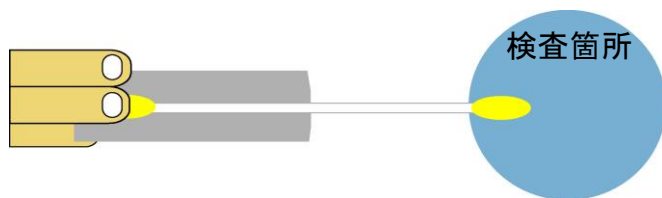

⑥ 陽性なら綿棒の色が黄色から、緑色に変色します。
(陽性 = 残留たんぱく質あり)

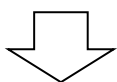

⑦ 綿球の使用していない方で別の検査箇所を検査します。
③で取り外した片方の袋で使用済みの綿棒を包みます。

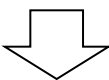

⑧ 反対側の綿棒を利用し⑤の要領で検査ヶ所をふき取ってください。



プロチェックE-W(オールアルミ)の使用後の洗浄について

- ◎ プロチェックE-W(オールアルミ)で拭き取った検査箇所には色素が付着します。色素に害はございませんが、必ず水洗い又はアルコールで色素を拭き取って下さい。
- ◎ 拭き取った検査箇所が凹凸の場合、色素が完全に拭き取れないことがあります。その場合は、塩素系洗剤または酢酸(お酢)で洗浄して下さい。

使用上の注意

- ◎ 本品は保管中に成分の一部であるアルコールが蒸発し、綿球が黄色から赤色に変色にする場合があります。その場合は、消毒用アルコールで綿棒を湿らせて頂くと問題なくご使用できます。

株式会社 日研生物

〒613-0046 京都府久世郡久御山町大橋辺堤外縁23

HP <https://www.nikken-bio.co.jp>

TEL: 075-631-6187

FAX: 075-632-0367