

# 滅菌希釈水 9ml

食品細菌検査の10倍段階希釈系列の調製に便利な新商品



## ● 商品の特長

袋タイプの容器なので**軽量**  
同等商品に比べて**低価格**  
廃棄物容量を**軽減**

## ● 商品について

内容量 : 9 ml  
保管方法 : 冷蔵または暗所  
・室温(4℃~30℃)  
滅菌方法 :  $\gamma$ 線照射  
有効期限 : 6ヶ月  
包装 : 600 袋

試薬調製が要らないと  
仕事が**速い**や~



**日生研 (株式会社 日研生物医学研究所)**

〒613-0046 京都府久世郡久御山町大橋辺堤外縁2 3

Tel. 075-631-6187 Fax. 075-632-0367

URL <http://www.nikken-bio.co.jp>



E-mail [nikken-contact@nikken-bio.co.jp](mailto:nikken-contact@nikken-bio.co.jp)

お問い合わせ・ご用命をお待ちしております

● ご使用方法例

(大腸菌検査・検水100ml用)



(水質検査用)

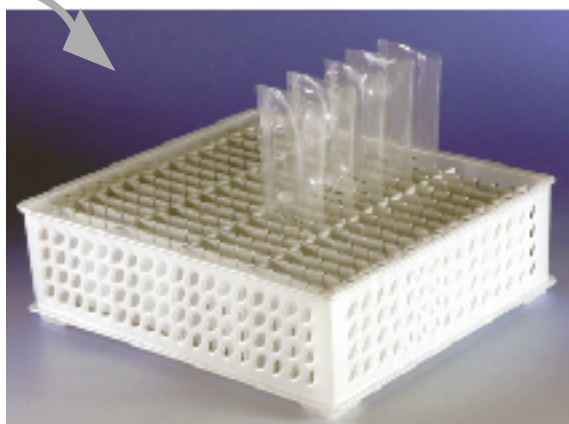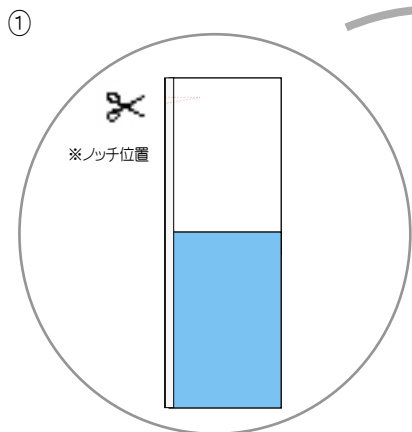

本商品を立てるスタンドをご用意いただき、ノッチから開封した本商品をスタンドに静置していきます。




開封の際に、消毒済みのハサミをご使用いただくと、より直線的に切り取れるワッ♪

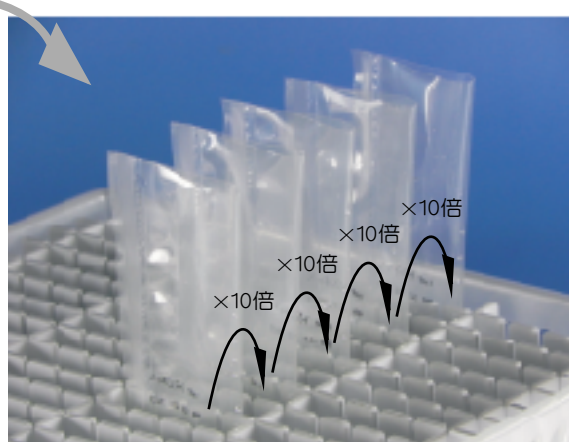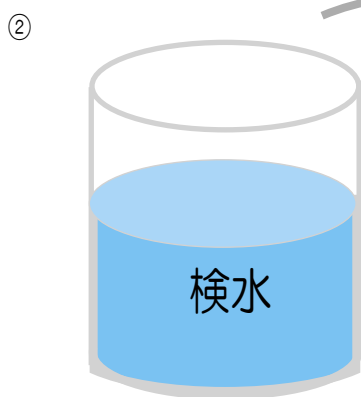

開封し、並べた本商品に順番に検水から分注し、必要に応じて段階希釈を行います。



【汚染防止のため】

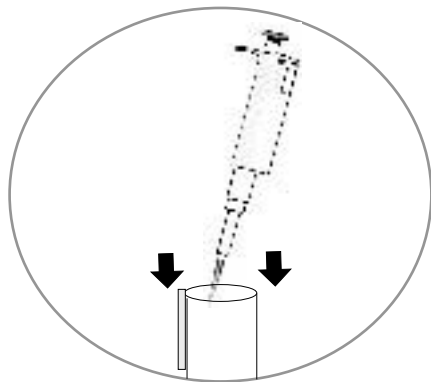

※分注の際、マイクロピペット本体が袋の内壁に触れないようご注意ください。

【混和方法一例】



※左図のように、折り曲げた袋上部を指で押さえて転倒し、混和してください。

《操作上のご注意》

商品コード	商品名	包装	価格	有効期限	保存方法
FB7405-600	(FB)滅菌希釈水 9ml	600袋 (50袋×12)	21,000円 (@35)	6カ月	冷蔵または暗所・室温 (4~30℃)

※税抜き価格で表示しております。



日生研(株式会社日研生物医学研究所)

〒613-0046 京都府久世郡久御山町大橋辺堤外縁23番地  
TEL (075)631-6187 FAX (075)632-0367