

【使用説明書】

プチットカンピロ/10 (プレストン処方) の使用法

ワンタッチで用時調製して直ぐに使える

プチットカンピロ/10の特長

- ・ウマ溶血液や添加剤を小袋に密封してあるため用時調製が簡単
- ・調製は小袋を「プチっと!!」潰して混和するだけ
- ・血液などの成分に直接触れることがないため手指や器具が汚れない

主な使用用途

- ・食品検査だけでなく、食鳥や工場の拭き取り、検便検査など、カンピロバクターの選択増菌培養

プチットカンピロ/10の使用法

- ① 必要な本数だけ袋から取り出す（凍結保存している場合は解凍する）。
- ② キャップを緩めて容器を摘んだ状態でキャップを締める（小袋を潰し易くする為に空気を追い出します）。
- ③ 封入してある小袋をチューブの外からつまんで潰し、ウマ溶血液とサプリメントを基礎培地に混和させる。
- ④ キャップを外して試料（食品懸濁液や拭き取り綿棒など）を接種する。
- ⑤ キャップを締め込み（※注）密栓した状態で $42 \pm 1^\circ\text{C}$ / 24~48h 増菌培養する。

※注… 培養中に膨張する事がある為、チューブ内の空気を少し抜いてキャップする事を推奨します（増菌性能には影響はしません）。

微好気培養器を使用せず、好気的な条件下で培養して頂いても、微好気培養と同等の増菌性能が得られます。



使用上の注意

- ・調製後の製品は当日中に使用して下さい。
- ・製品は冷蔵にてお届けいたしますので、製造日から20日以内にご使用の場合はそのまま冷蔵（4～9℃）保存、長期保存される場合は製造日から10日以内に凍結（-20℃以下）して頂く事で有効期限は10ヶ月となります。
- ・解凍後は冷蔵保存で10日以内に使用し、解凍後の再凍結は不可。

検査の流れ（一例）

